



危险

请务必在关闭装置电源、关闭光源电源的状态下进行灯的更换。

另外，灯亮的时候灯周边会变热。实施更换作业时，请关闭光源电源后，在灯完全变冷的状态下进行。有灼伤的危险。

请不要直接看灯的光。可能会损伤眼睛。

1. 请按下控制器正面的电源按钮off。



2. 往上掀开侧面盖板。



3. 松开固定Lamp的下部由2个m3固定螺丝。



* :如果完全取下螺丝的话, 弹簧就会飞出来。请放松至灯可以取下的程度。

4. 取下Lamp上部的机罩。

松开M3螺丝取下Lamp上部的灯罩。



5. 更换Lamp。

请不要直接触摸灯的发光部。请拿电极部。

灯有正负，请确认方向（有刻印）。

请确认灯内的钨丝部。



仔细看的话有钨丝线

请按照与拆卸相反的步骤安装。

请将正部安装在上部的支架上，用螺丝固定


6. 取下2根灯管固定在灯罩上的M3螺丝，将灯从灯罩上取下。



注意

灯罩的固定请务必从上部开始。如果先从下部固定的话，灯可能会发生变形而碎裂。此外，固定灯时，请不要将钨丝部对准光轴上安装。

7. 将Lamp安装到下部的灯罩中。

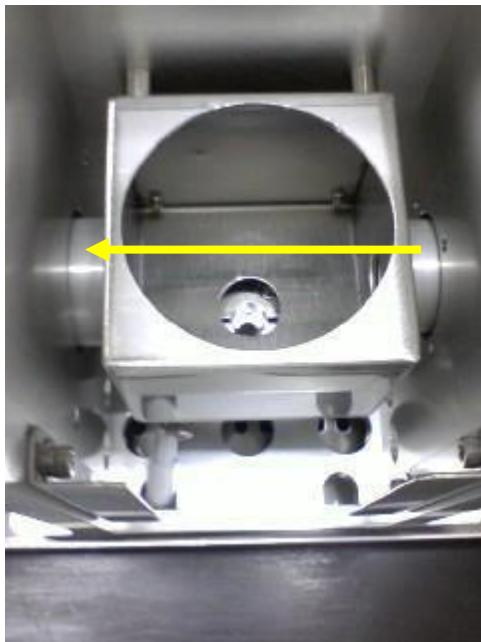


黄色线:光軸方向
向左转发光。
安装时注意钨丝部不要对准光轴



安装时，请不要对从上部灯罩出来的线施加过多的力。
下部的灯罩由 M3螺丝固定。


8. 关闭侧面的外盖。

10. 取下固定灯罩的2个M3螺丝。

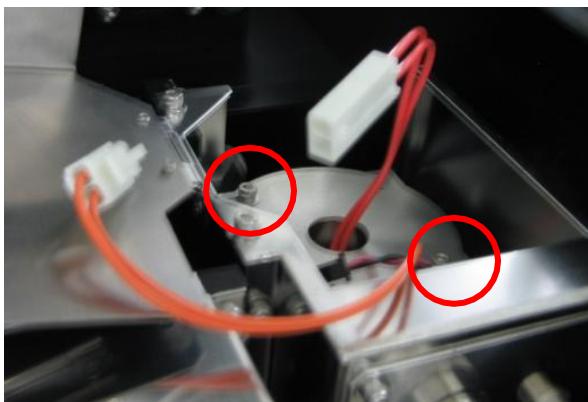

11. 取出lamp。


灯罩请垂直取出。

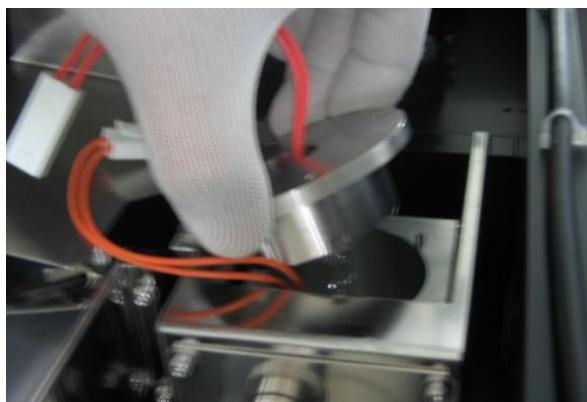

12. 从灯罩上取下Lamp。 Lamp有3个M3螺丝固定。



13. 从灯罩上取下Lamp。

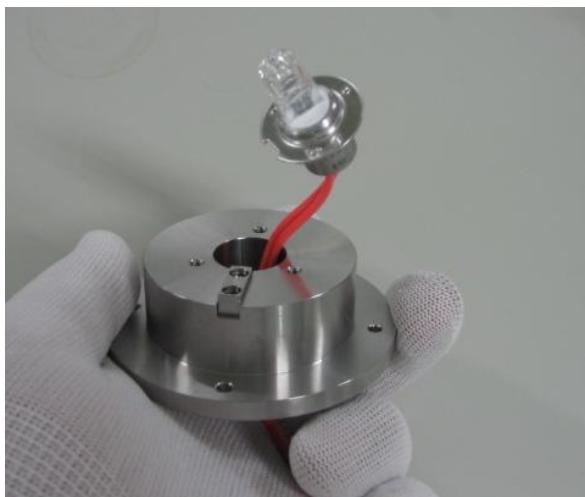

14. 请按照与拆卸相反的步骤安装。

以上